

Hygienisch saubere Verhältnisse in der Tierhaltung

Verlassen Sie sich auf Ihre Forschungsergebnisse. Wir sorgen für saubere Tierbehausungen. Sie profitieren von hygienisch einwandfreien Verhältnissen durch systematische Reinigungsprozesse.

Ihre Vorteile mit deconex®

Einzigartig

- Prozesse werden auf das Reinigungssystem angepasst
- Für die manuelle und maschinelle Reinigung

Sicher

- Wirksame Verfahren auch gegen hartnäckige Rückstände
- Rückstandsfreie Reinigung
- Nachweismethoden für Reiniger

Wirtschaftlich

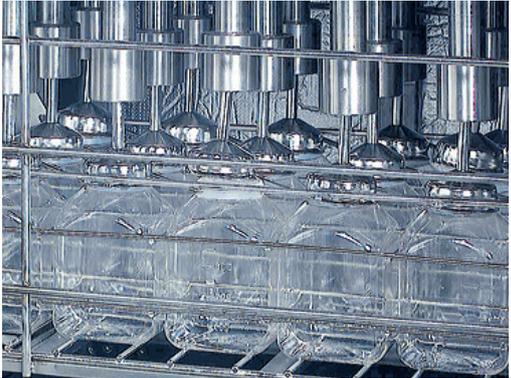
- Sparsamer Einsatz von Reinigern
- Kurze und wirksame Prozesse
- Materialschonende Verfahren

deconex® und decosept®

Die perfekten Lösungen für Forschung, Industrie und Ausbildung.

Die korrekte Reinigung von Tierkäfigen und Aquarien

Die korrekte Reinigung von Tierkäfigen und Aquarien ist eine wichtige Voraussetzung, dass Ihre Forschungsergebnisse nicht verfälscht werden. Profitieren Sie von wirksamen und schnellen Verfahren für die manuelle oder maschinelle Reinigung. Ein zuverlässiger und richtig durchgeführter Prozess garantiert ausserdem eine hohe Materialverträglichkeit und erhöht somit die Lebensdauer der Tierkäfige und Aquarien.

→ Anwendung	Saurer Verfahren	Alkalisches Verfahren
	Insbesondere gegen Urinstein und Kalk. Für Käfige und Tränkeflaschen.	Gegen organische Rückstände in Nagerkäfigen.
→ Materialverträglichkeit	Geeignet für Polysulfon, Polycarbonat, Polyetherimid und Edelstahl.	Geeignet für Polysulfon, Polycarbonat, Polyetherimid und Edelstahl.
→ Produktempfehlung	<p>deconex® 26 PLUS Saurer, tensidfreier Reiniger mit höchster Leistung.</p> 	<p>deconex® 22 HPF-x Flüssiger, alkalischer Reiniger, frei von Tensiden, Phosphaten und Oxidationsmitteln.</p> <p>Zur Vermeidung alkalischer Rückstände empfehlen wir eine Neutralisation mit deconex® 26 PLUS.</p> 
→ Booster		Insbesondere bei Aquarien mit Algenbefall bewährt sich der Zusatz von deconex® 44 PEROXYCLEAN .
→ Trocknungshilfen	Klarspülmittel werden zur Verhinderung von Fleckenbildung oder zur Verbesserung der Trocknung eingesetzt. Bei Polysulfon ist auf einen tensidfreien Prozess zu achten.	
→ Manuelle Vorreinigung	<p>Zur Vorreinigung oder Reinigung kleiner Teile eignet sich ein Tauchbad mit deconex® 26 PLUS.</p> <p>Der universell einsetzbare Tauchreiniger deconex® 12 BASIC entfernt Rückstände wie Blut, Eiweiss und Kot und ist hervorragend abspülbar.</p>	

Fragen Sie uns für eine detaillierte Prozessbeschreibung.

Gehen Sie auf Nummer sicher – deconex® für hygienisch saubere Verhältnisse in der Tierhaltung!

Borer Chemie AG

Gewerbstrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland
Tel. +41 32 686 56 00, Fax +41 32 686 56 90
www.borer.ch, office@borer.ch

deconex®